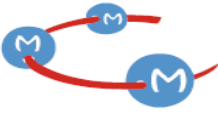


U1065		Inserm <small>Institut national de la santé et de la recherche médicale</small>
CHARTE		
REFERENCE: CHARTE/OPCR STEPONEPLUS	DE LA BONNE UTILISATION DES MACHINES StepOnePlus	SB EQ8 RÉFÉRENT OPCR STEONE4 22/10/2018

1- Réservation :

- 1-1 Les utilisateurs des **modules 1 et 2** réservent leurs runs sur les **StepOne 1 et 2** et ceux des **modules 3 et 4** réservent leurs runs sur les **StepOne 3 et 4** via l'[intranet du C3M](#) et indiquent leurs initiales, n° d'équipe et le nombre de runs
- 1-2 Sont autorisés, **au maximum, 2 runs par personne et par jour** sauf exception (révision de papier)
- 1-3 **RESPECTER** les créneaux de réservation ou avertir les utilisateurs suivants en cas de retard

2- Préparation et transport des plaques de qPCR :

- 2-1 Porter une **blouse** et des **gants**
- 2-2 Utiliser une paillasse et un support de plaque propres
- 2-3 Bien refermer les boîtes de plaques et de films stocks et les conserver à l'abri des poussières
- 2-4 Ne **rien écrire** ni sur les plaques ni sur les films
- 2-5 Porter des **gants** y compris pour transporter sa plaque jusqu'à la StepOne

3- Pendant le run :

- 3-1 Ne pas démarrer d'analyse antivirale ni de connexion internet
- 3-2 N'ouvrir aucun logiciel ni document
- 3-3 Ne pas analyser de run ni exporter de résultats

4- Récupération de la plaque et des données à la fin du run :

- 4-1 Récupérer le run sur le serveur **uniquement** (**les clés USB sont interdites**)
- 4-2 Porter des **gants pour le retrait** la plaque du bloc de la StepOne
- 4-3 **Refermer** complètement le **tiroir** d'accès au bloc après le retrait de la plaque
- 4-4 **Emporter sa plaque** avec soi pour la **jeter** dans une poubelle jaune (DASRI)
- 4-5 Conserver les supports de plaques à l'abri des poussières

5- En cas de problème avec une machine StepOne ou une réservation :

Prévenir le référent qPCR de son équipe qui se chargera de le solutionner et de prévenir les autres référents qPCR du centre ainsi que le responsable du service de génomique le cas échéant.